

Οδηγίες Χρήσης Pill Dispenser

1. Πρώτη Ενεργοποίηση & Ρύθμιση (Homimg)

- **Είσοδος στο Μενού:** Αφού ενεργοποιήσετε τη μηχανή για πρώτη φορά, μεταβείτε στο μενού και επιλέξτε **MANUAL**.
- **Ενεργοποίηση Service:** Πατήστε την επιλογή **SERVICE OFF** ώστε να γυρίσει σε **SERVICE ON**.
- **Homimg:** Επιλέξτε την εντολή **HOMING**. Το dispenser θα κάνει έναν κύκλο για να βρει το κέντρο του.
- **Γέμισμα:** Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, γεμίστε την κασετίνα με κάψουλες.
- **Ολοκλήρωση:** Επιλέξτε ξανά **SERVICE OFF**, πατήστε **HOME** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και στην πράσινη καρτέλα πατήστε **FILL OK**.
- **Έναρξη:** Κλείστε το καπάκι και η λειτουργία ξεκινά.

2. Παρακολούθηση Λειτουργίας

- **Χωρητικότητα:** Το dispenser διαθέτει **44 θέσεις** για κάψουλες.
- **Μετρητής:** Μέσω της οθόνης μπορείτε να παρακολουθείτε πόσες θέσεις έχουν απορριφθεί και πόσες απομένουν.

3. Διαδικασία Αναπλήρωσης (Όταν αδειάσει)

Όταν οι κάψουλες εξαντληθούν, το μηχάνημα επιστρέφει στην αρχική του θέση, σταματά και εμφανίζει μια **κόκκινη καρτέλα**.

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Γεμίστε με κάψουλες. (σύμφωνα με οδηγίες για τον τύπο μηχανήματος που έχετε , VA250 = 3 capsule ανά θέση , VA500 = 4 capsule ανά θέση)
3. Πατήστε την επιλογή **FEEDER FULL**.
4. Μόλις κλείσετε το καπάκι, το dispenser θα ξεκινήσει πάλι τον κύκλο του.

4. Συμπλήρωση πριν αδειάσει (Ενδιάμεσο Γέμισμα)

Αν θέλετε να προσθέσετε κάψουλες πριν αδειάσουν όλες οι θέσεις:

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Θα εμφανιστεί μια πράσινη καρτέλα με την επιλογή **FILL EMPTY POSITIONS**.
3. Μόλις επιλέξετε 'YES' το dispenser θα γυρίσει στην αρχική του θέση (αντίθετα από τη φορά που κινούνταν).
4. Γεμίστε τις κενές θέσεις. (**πρέπει να γεμίσουν όλες οι θέσεις χωρίς κενά**)
5. Πατήστε **FILL OK** και κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Μετά το ενδιάμεσο γέμισμα, το dispenser θα κινηθεί προς την **αντίθετη κατεύθυνση** από πριν. Αυτό γίνεται ώστε να χρησιμοποιούνται και οι κάψουλες των τελευταίων θέσεων και να μην μένουν για πολύ καιρό μέσα στη συσκευή.